

WiseGoods - Digitale USB Microscop

Gebruik via Computer of Laptop

Aansluiten van de Digitale USB Microscop


1. Haal de microscoop uit de verpakking
2. Verbindt de microscoop via USB aan uw computer

Installeren van de software

1. Download de software door op de volgende link te klikken:
https://drive.google.com/open?id=1p4aZIC9yqq1I92DDQtznc0j8Rklw_cm
2. Klik op Downloaden
3. Klik op het installatiebestand: Digital_Viewer_3.1.07.exe
4. Klik op Ja
5. Klik op Install
6. Verbindt de microscoop opnieuw via USB aan uw computer


Gebruiken van de software

1. Klik op de Windows pictogram links onderin uw scherm
2. Typ: Plugable en druk op de Enter toets
3. Klik op Instellingen

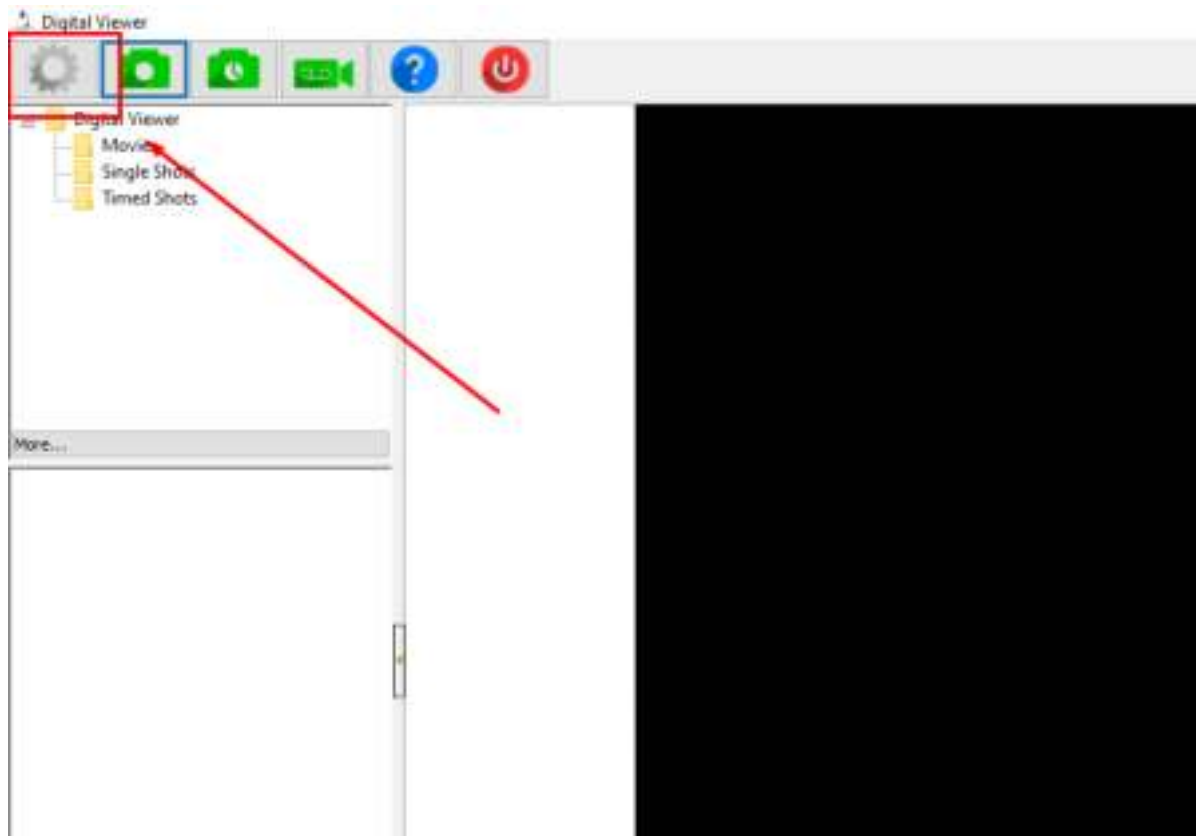

WiseGoods - Digitale USB Microscop

4. Verander van device en klik op Apply

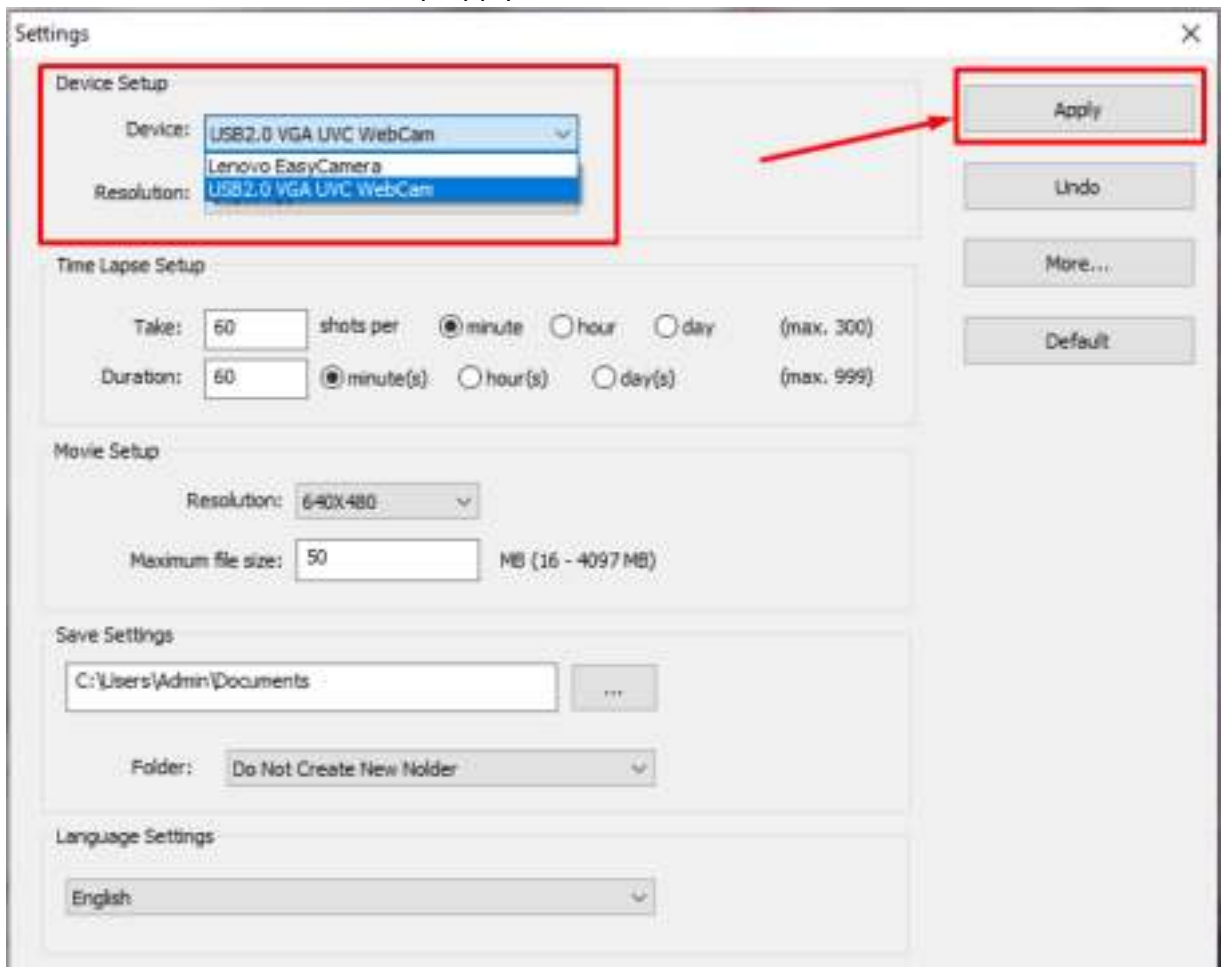

5. Uw microscoop is nu klaar voor gebruik!

WiseGoods - Digitale USB Microscoop

Gebruik via smartphone

Voor het aansluiten van de Digitale USB Microscoop aan uw smartphone heeft u een koppelstuk nodig. Kijk goed welke aansluiting uw smartphone heeft zodat u de juiste koppelstuk kunt bestellen.



Oude Androids (Micro USB naar USB Female)

Nieuwe Androids (USB C naar USB Female)

Aansluiten van de Digitale USB Microscoop

1. Haal de microscoop uit de verpakking
2. Verbindt de microscoop via de koppelstuk aan uw smartphone

Gebruiken van de camera app

1. Download de app 'CameraFi2'
2. Start de app 'CameraFi2'
3. Uw USB Microscoop is nu klaar voor gebruik!