

Precisie weegschaal Handleiding	
Onderhoud - Niet gebruiken in een extreem warme of koude omgeving en vermijd contact met vocht. Stel de precisie weegschaal voor gebruik in bij een normale kamertemperatuur. - Bewaar de precisie weegschaal in een schone en droge omgeving. Een vochtige omgeving heeft een nadelige invloed op de nauwkeurigheid en stabiliteit van de precisie weegschaal. - Bedien de precisie weegschaal voorzichtig. Plaats alle te wegen voorwerpen voorzichtig in het midden van de weegschaal. Hoewel deze precisie weegschaal is ontworpen met het oog op duurzaamheid, moet grof gebruik worden vermeden omdat interne onderdelen hierdoor permanent kunnen worden beschadigd. Specificaties - Capaciteit: 0.01g/500g - Funcies: AAN/UIT, Weegeenheid (MODE), telfunctie (PCS), Tarrafunctie (TARE) - Beeldscherm: LCD met achtergrondverlichting - Automatische uitschakeling: na 180 seconden van inactiviteit - Voeding: 2x AAA-batterijen - Optimale gebruikstemperatuur: 10 tot 30°C Bediening - Plaats de precisie weegschaal op een vlakke ondergrond en druk op de "ON/OFF" toets om de weegschaal aan of uit te zetten. - Wacht tot het LCD-display nul weergeeft en druk dan op de "MODE" toets om de weegeenheid te kiezen. - Plaats het te wegen voorwerp op het oppervlak en wacht tot de meting stabiel is. Kalibratiefunctie - Na het inschakelen, houd de knop 'MODE' lang ingedrukt om de kalibratiefunctie te activeren. - Druk op 'TARE' om een kalibratiegewicht te selecteren. - Druk vervolgens op de 'MODE'-knop en de weergegeven waarde zal knipperen. - Plaats een kalibratiegewicht en wacht tot 'PASS' op het scherm verschijnt. - De kalibratie is voltooid.	Instellen - Zet de precisie weegschaal aan door op de AAN/UIT knop de drukken. - Plaats het 'tarra-item' op het platform. Druk op de toets 'TARE' en wacht totdat het LCD-display nul aangeeft. - De precisie weegschaal kan nu worden gebruikt voor het wegen. Voeg het 'netto-gewicht-item' toe. Telfunctie Het uitgangspunt van de telfunctie is dat het gewicht van elk te tellen artikel hetzelfde moet zijn. - Zet de precisie weegschaal aan door op de AAN/UIT knop de drukken. - Verzamel 25, 50, 75 of 100 items en plaats ze op de weegschaal voor het wegen. - Houd de "PCS"-toets ingedrukt totdat het nummer "25" op het scherm verschijnt om het aantal in te stellen. - Als het weergegeven aantal anders is dan het aantal items op de weegschaal, druk dan op de "MODE"-toets om het juiste aantal in te stellen en bevestig met de "PCS"-toets. - Plaats de items die je wilt tellen op de precisie weegschaal; het display toont nu het aantal items. Waarschuwingen "Lo": Lage spanning, vervang de batterijen. "O-Ld": Overbelasting, verwijder het item om de weegschaal te beschermen.